


样品浓缩仪SBHCONC/1 SBH200D/3 F7210 SHT1/16x3

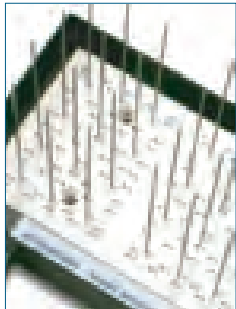

独特的气体室

专利独特的设计，高度可上下调节，释放针置入硅矩阵中，可调整针间距以适合任何一种试管组合

特有的Biocote表面抗菌涂层

防止交叉污染，抑制细菌生长

3模块大容量设计

可适用各种孔径试管，提供从10mm到384孔板所有模块，超大容量可同时装填三个铝块，并可根据需要不同组合



样品浓缩仪气室针盘和支座 (SBHCONC/1)

灵活的升降支架，方便拆卸组装。




数字式干浴器 (SBH130D/3, SBH200D/3)

可选择最高130℃或200℃干浴器，适合不同应用。

气体释放针 (F7209, F7210, FSC4NCS, FSC4NCL)

气体输送针有2个长度可选：76mm和127mm，适合各种各样的高度。可选PTFE涂层的气体针，用于腐蚀性溶液的浓缩。

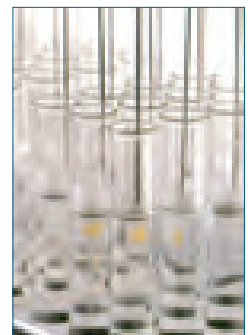

样品浓缩仪

样品浓缩仪

样品浓缩仪是一种基于加热器，快速而且方便的浓缩多个样品的仪器。通过样品浓缩仪上的不锈钢针，气体被输送到样品表面，加热器同时加热，产生理想的状态，用于快速有效地蒸发。

气体输送针插在硅隔膜上，位置和高度都是可调的，应用灵活方便。

气体输送针有2个长度可选：76mm和127mm，适合各种各样的高度。可选PTFE涂层的气体针，用于腐蚀性溶液的浓缩。

与此样品浓缩仪配套的加热器是SBH130D/3 和SBH200D/3。

独特的气体室

将惰性气体吹过样品表面，可以加速溶剂蒸发。气体通过专利的独特气体室，通过气体释放针到达样品。释放针置入硅矩阵中，可调整间距以适合任何一种试管组合的要求。

紧凑设计

本装置重量轻，结构紧凑，适合在通风柜中蒸发毒性溶剂。

气体释放针

气体释放针由优质不锈钢制成，专门设计用于Techne 样品浓缩器。气体释放针的配置可很容易地调节，以适合从26mm试验用试管到0.5ml 微型离心机试管等各种试管组合的需要，对用腐蚀性溶剂的场合，提供有Teflon涂层气体释放针。

完全可调节

样品浓缩器的气体针盘装在一个完全可调节支座上，用于精确控制高度。

独有的Biocote表面抗菌涂层技术

Biocote专利技术，表面所有材料富含阴离子，有效组织细菌生长，防止交叉污染。

技术参数

最大气体压力	不得超过2 psi
最大垂直动程	320mm
最大气体使用量	15 升/ 分
气体	任何一种惰性气体(常为氮气)
进气嘴直径	6.35mm (1/4")
气体释放针的位置	可变以适合Techne Dri-Blocks®的需要
外形尺寸 长x宽x高(mm)	295 x 240 x 530
净重 (气体室和支座) ¹	4kg

第一步：选择样品浓缩仪气室

第二步：选择气体吹扫针(如样品具有腐蚀性，请选择PTFE涂层)

第三步：选择数字干浴器(不带模块)

第四步：选择模块根据样品不同管径

干式加热器

订货编号

产品型号

SBH130D/3	数字式干浴器，3模块最高130度。标配不带加热铝块
SBH200D/3	数字式干浴器，3模块最高130度。标配不带加热铝块
SBHCONC/1	样品浓缩仪气室和支架
F7209	不锈钢针，76mm(100个/包)
F7210	不锈钢针，127mm(100个/包)
FSC4NCS	PTFE涂层针，76mm(100个/包)
FSC4NCL	PTFE涂层针，127mm(100个/包)

铝块

每个加热器都需要配铝块。所有的铝块都是由阳极氧化铝制成，铝块孔径与所要放置的试管/离心管非常吻合，每块铝块外形尺寸一致(W75×D95×H50mm),除96孔(SHT/96)和384孔(SHT/384)以外(W150×D95×H61mm)

干浴器以及氮吹加热块订货编号

型号	产品描述	产品描述	产品描述
SHT1/0	铝块	-	-
SHT1/10	10mm	20	10.5×47mm
SHT1/12	12mm	20	12.6×47mm
SHT1/12/33	12mm	20	12.6×33mm
SHT1/13	13mm	20	13.5×47mm
SHT1/16	16mm	12	16.5×47mm
SHT1/19	19mm	8	19.5×47mm
SHT1/20	2ml管	20	10.5×33mm
SHT1/21	用于比色皿，玻璃、石英或一次性塑料		
SHT1/22	1.5ml管	20	10.7×14mm,9°锥形
SHT1/25	25mm	6	25.5×47mm
SHT1/28	28mm	6	28×47mm
SHT1/30	0.5ml管	30	7.8mm,9°锥形
SHT1/30/1	30mm	4	30.1×47mm
SHT1/33	33mm	4	33.2×47mm
SHT1/48	0.2ml管	48	6.1mm,9°锥形
SHT1/80	0.2ml条带管	10×8	-
SHT1/96	96孔板	-	7.5mm,9°锥形
SHT1/384	384孔板	-	3.6mm,9°锥形

